

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ «МЕТРОМОН» | |
|--|--|
| Зеркальные шкафы в Европе рынок, рынок сертифицированы по системе добровольной сертификации. Фотографии выложены на сайте www.metrocenter.ru | |
| СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | |
| № РОСС RU.18.498.04.Р0.001.00079 | |
| Срок действия с 26.12.2025 по 26.12.2028 | |
| № 000226 | |
| ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации «Центр сертификации и исследований «Метромон», место нахождения: 141075, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, д. 17А, помещение XII, адрес места осуществления деятельности: 141075, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, д. 17А, помещение XII, регистрационный № РОСС RU.18.498.04.Р0.001.00079. Телефон: +74959995508, +74952236387, Факс: +74952236316, адрес электронной почты: metrocenter@metrocenter.ru | |
| ПРОДУКЦИЯ Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ДК 1.00.00 и изделия из него (на включение мебели металлической лабораторной), См. приложении на 1 листе (базис № 060202, 060203, 060204) Средней линии. Присадка изготовлена по ТУ 5627-001-00180556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ДК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 19972-2014 «Мебель для кабинетов в школах. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» | код ОК 034-2014 02125 30000 31.09.13.190; 31.09.11; 31.01.11 |
| СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 19917-2014 «Мебель для кабинета и лекции. Общие технические условия» ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» | Код ТН ВЭД 940230000; 940330100; 940330900; 940330900; 940331100; 940330900; 940330900 |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ», ИНН 780158906, Юридический адрес (место нахождения): 191197, г. Санкт-Петербург, Кожевинский пр., д. 13 корп. 2, Литер 3, пом. 18-Н, офис 52 фактический адрес (адрес места осуществления деятельности): 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Широкое, Индустриальный проспект, дом 25, корпус 3, литера А | |
| СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ», Юридический адрес (место нахождения): 191197, г. Санкт-Петербург, Кожевинский пр., д. 13 корп. 2, Литер 3, пом. 18-Н, офис 52 фактический адрес (адрес места осуществления деятельности): 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Широкое, Индустриальный проспект, дом 25, корпус 3, литера А | |
| НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 678-195-СДС-2025 от 25.12.2025 года. Исполнитель: лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метромон» рег. № РОСС RU.18.498.04.Р0.001.001 от 11.01.2022 года | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место для нанесения знака соответствия на изделие и в товаросопроводительной документации: _____ | |
| Исполнитель органа _____ С.А. Бобровская (подпись) (инициалы, фамилия) | _____ А.А. Богданова (подпись) (инициалы, фамилия) |



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ИРКУТ КОЛПАКОВСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н ОФИС 52, ОГРН: 027802185497, Номер телефона: +7 812 4481397, Адрес электронной почты: info@simple-pro.com

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ДК 1.00.00 и изделия из него (на включение мебели металлической лабораторной) из американского производственно-структурных линий, изготовленной сталь, листового металла и пластика, в том числе с встроенными люминесцентными приборами. Система, при высоте 18 и 1 м 30 см.

Исполнитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 191197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КОЛПАКОВСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н ОФИС 52, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, п/п Шушары, пр-кт Назаровский, дом 25, корпус 3, литера А

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 5627-001-00180556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ДК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для кабинета и лекции. Общие технические условия»
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9402309100, 9403309000, 9403309000, 9403311000, 9403309000, 9403311000

Согласуется требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебели» продукция

Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14406-2025 выдан 04.10.2021 год, «Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метромон», рег. № RA.RU.21.ДМВ0; Схема декларирования: 3/»

Дополнительная информация См. также в прилагаемых документах: ГОСТ 19917-2014 «Мебель для кабинета и лекции. Общие технические условия» пп. 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9; ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» пп. 5.2.3, 5.4, 5.20, 5.7, 5.11, 5.3, 5.3.2, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.3.3, 5.9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре в помещении 20 °С от относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной в столеш - 18 месяцев, стульев, табуретов - 12 месяцев

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2027 включительно

_____ М.П. КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08 В.51801/22
Дата регистрации декларации о соответствии: 28.12.2022



Тележка передвижная ТП ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Тележка передвижная предназначена для использования в лабораториях различного профиля. Тележка устанавливается на роликовые опоры со стопорным механизмом.

2. Технические данные

2.1. Размеры

| Модель | Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм | Материал корпуса | Масса изделия, кг |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| ЛК-600 ТП | 600×500×770 | Листовой полипропилен | 21 |
| ЛК-600 ТП | 600×500×900 | Листовой полипропилен | 22 |
| ЛК-900 ТП | 900×500×770 | Листовой полипропилен | 26 |
| ЛК-900 ТП | 900×500×900 | Листовой полипропилен | 27 |

2.2. Описание

Корпус выполнен из монолитного глянцевого полипропилена.

Допустимая нагрузка на полку не более 30 кг.




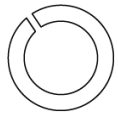
Допустимая нагрузка на тележку не более 60 кг.

2.3. Комплектация

В стандартную комплектацию тележки входят:

- Роликовые опоры со стопором.

3. Комплект поставки

| № | 1 | 2 |
|--------------|---|---|
| Наименование | Корпус тележки передвижной | Ролик поворотный на площадке Д 50 мм со стопором |
| |  |  |
| Кол-во | 1 шт. | 4 шт. |
| № | 3 | 4 |
| Наименование | Винт М6х20 | Шайба-гровер (пружинная) |
| |  |  |
| Кол-во | 16 шт. | 16 шт. |

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать тележку, проверить целостность покрытия.
- 4.2. Проверить комплектность.
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки

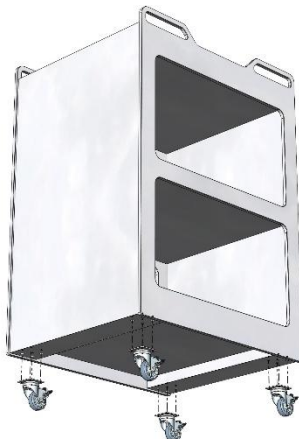


Рис. 1. Сборка тележки

6. Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: шуруповёрт (отвёртка).

- 6.1. Установить роликовые опоры на дно тележки при помощи винтов М6х20 и шайб-гроверов.

7. Инструкция по обслуживанию

Рекомендуется проводить периодическое обслуживание:

- Визуальный осмотр – ежемесячно;
- Уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, фасадов с использованием обычных моющих не абразивных средств.

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.
- 8.2. Тележку необходимо оберегать от механических повреждений и от воздействия повышенной температуры.
- 8.3. При перемещении тумбы по неровному покрытию (такие как пороги, стыки плитки) необходимо по возможности избегать ударных нагрузок на роликовые опоры.
- 8.4. Не превышать допустимую нагрузку на изделие.

Свидетельство о приёмке:

Тележка передвижная

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

_____/_____/_____
Подпись

_____/_____/_____
Расшифровка

_____/_____/_____
Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торговым организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.